

上海博谷生物科技有限公司 Shanghai Bogoo Biotechnology.Co., Ltd

产品说明书

产品编号	产品名称	包装
PT028S	4%多聚甲醛溶液	500ml

产品内容:

- 1. 4%多聚甲醛溶液可以用于免疫染色时细胞样品或组织切片的固定。按照每个样品固定时需要 1 毫升固定液计算,一个包装的免疫染色固定液可以固定 500 个样品。
- 2. 4℃保存,一年有效。

使用说明:

- 1. 对于细胞样品,去除培养液后,按照每六孔板一个孔加入1毫升固定液的比例,加入免疫染色固定液。对于其它样品,加入免疫染色固定液的量都以充分盖住样品为准。
- 2. 通常室温固定 20 分钟即可完成固定。但固定较长时间,例如 4℃固定过夜也没有任何问题。

注意事项:

- 1. 多聚甲醛有毒,请注意适当防护。
- 2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3. 常温运输。

如实验中遇到相关技术问题,请及时咨询公司技术人员

Email: <u>bgswkj@163.com</u> 网址: http://www.bgswkj.com Tel: 13761166083